



樹脂製小型薬品保管庫

取扱説明書

この度は弊社製品のT-H385MCシリーズ薬品庫をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
より安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この取扱説明書をご精読頂き正しくお使いください。



▲T-H385MC


- 材質 耐衝撃性ポリエチレン (HDPE)
- 耐熱温度 -30℃～60℃
- 色 扉色/青 本体/グレー
- キャスター：φ50mm 手前側2輪ストッパー付き
- キャスター 耐荷重 20KG

■T-H385MC

- ・外寸 W385×D500×H684(mm)
- ・有効内寸 約 W375×D465×H590(mm)
- ・重量 約8.8KG
- ・錠前 シリンダー錠 (キー 2 本付き)
- ・棚板 1枚付属(3枚まで設置可)
- ・棚板 耐荷重 5KG/枚

■T-H385MC/2

- ・外寸 W385×D500×H684(mm)
- ・有効内寸 上段 約 W375×D465×H290(mm)
下段 約 W375×D465×H276(mm)
- ・重量 約10.4KG
- ・錠前 シリンダー錠 (キー 2 本付き) ×2
- ・棚板設置不可
- ・仕切板 耐荷重 15KG

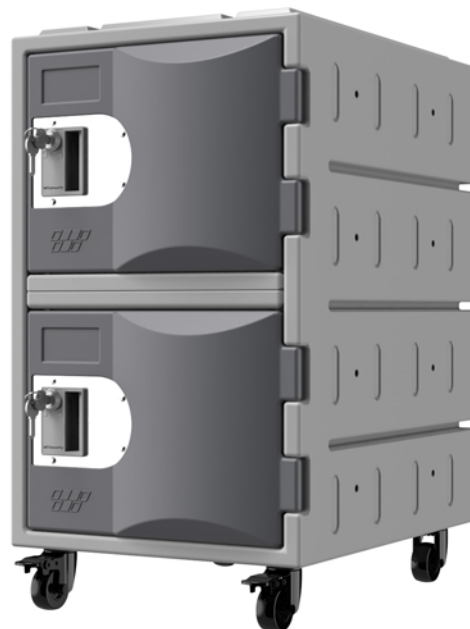

▲T-H385MC/2


※キャビネット入り口 (上下左右4辺) には、それぞれ3～4cmほどの高さの戸当たりがございます。
中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。(推奨：有効内寸マイナス100mm程度)

※製品改良のため、規格および仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。




株式会社 MTセキュリティジャパン

■ 棚板設置方法 (T-H385MC/2を除く)

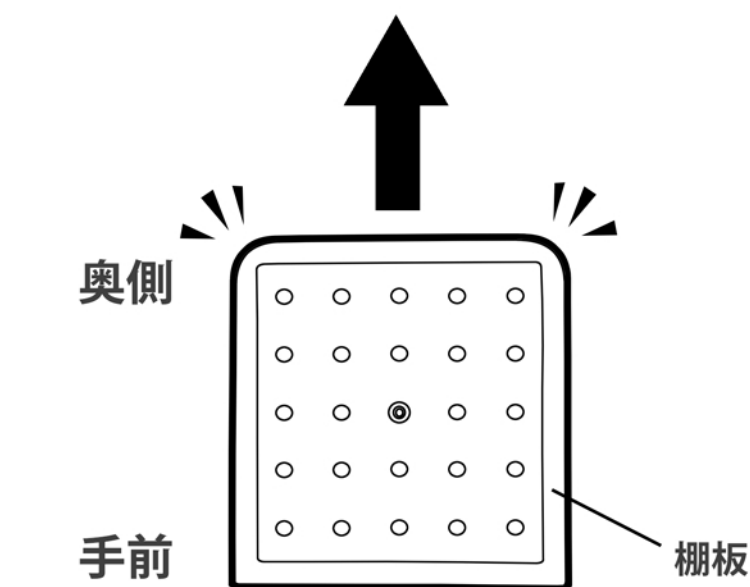

角の丸い方を奥側にして、斜めにキャビネット内に入れ、セットしてください。

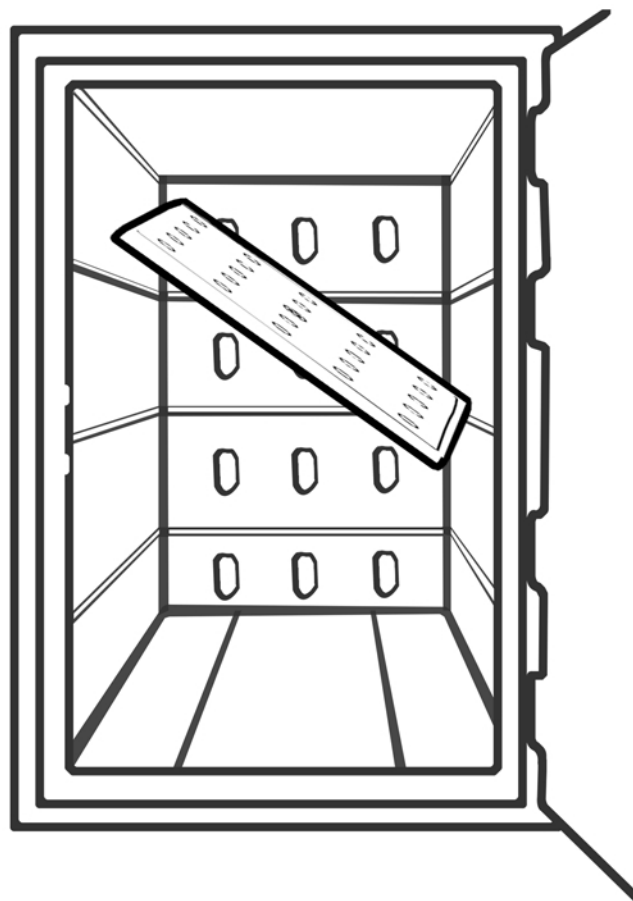

■ 商品特徴

- ・ハンマーで叩いた位では割れにくい「耐衝撃性ポリエチレン」を使用。
- ・一体成型のため、組み立ての手間がありません。部品点数も少ないので、メンテナンスも容易です。プラスチック製のため、丸洗いが可能。清潔にご使用いただけます。
- ・キャスター付きで、実験台下に置ける薬品保管庫です。
有効高690mm以上の空間に設置することができます。
- ・収納力抜群で、耐薬性・耐久性に優れた薬品保管庫です。
- ・キャスター付きで必要な薬品を手近な場所に置くことができます。
- ・鍵付き仕様で薬品を安全に保管・管理していただけます。

■使用方法

キャビネット内を清潔に保つため液漏れなどないようにキレイな状態で配置してください。

汚れが付着した場合は
キレイに拭きとってください。

キャスター（手前側2輪）にブレーキがついています。目的の位置に薬品保管庫を配置後、ブレーキを踏んでロックしてください。



■安全にお使いいただくために

⚠ 重量物を置かないでください


薬品保管庫は水平に保つように置いてください。
設置後はキャスターのブレーキをロック状態にしてください。

キャビネットの上に乗ったり、
重量物を置いたりしないでください。

また、キャビネットを上下に
積み重ねないでください。

⚠ 要換気

キャビネット内に微量のガスが溜まる場合があります。
側面の換気孔を塞がないでください。
また、強酸を入れる場合は滞留したガスを放出するため
定期的に庫内の清掃を行ってください。
薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には
ガスがキャビネット外に漏れ出す可能性があります。
薬品瓶は漏れがないか、十分に確認してください。

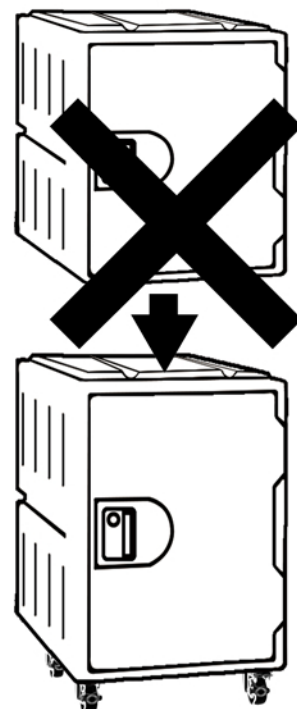

※このキャビネットは屋内での使用を前提に設計されております。
屋外でのご使用は避けてください。

商品についてのお問合せ



株式会社 MTセキュリティジャパン