



樹脂製薬品保管庫 取扱説明書

この度は弊社製品のT-W450シリーズ薬品庫をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
より安全に、また良好な状態でご使用いただくために、この取扱説明書をご精読頂き正しくお使いください。



▲T-W450S

- 材質 耐衝撃性ポリエチレン (HDPE)
- 耐熱温度 -30℃～60℃
- 色 扉色/グレー 本体/大理石色
- オプション
ベース T-W450-BS: 約 W450 x D500 x H90(mm)
約 3.4KG
色 グレー

■T-W450S

- ・外寸 W450×D520×H460(mm)
- ・有効内寸 約 W425×D440×H425(mm)
- ・入口寸法 約 W315×H315(mm)
- ・重量 約8.30KG
- ・錠前 シリンダー錠 (キー2本付き)
- ・棚板設置不可

■T-W450M

- ・外寸 W450×D520×H610(mm)
- ・有効内寸 約 W425×D440×H580(mm)
- ・入口寸法 約 W315×H460(mm)
- ・重量 約10.20KG
- ・錠前 シリンダー錠 (キー2本付き)
- ・棚板設置不可



▲T-W450M

※キャビネット入り口（上下左右4辺）には、それぞれ3～5cmほどの高さの戸当たりがございます。
中に入れるもののサイズを事前にご確認ください。（推奨：有効内寸マイナス120mm程度）

※製品改良のため、規格および仕様等は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

■使用方法

キャビネット内を清潔に保つため
液漏れなどないように
キレイな状態で配置してください。



汚れが付着した場合は
キレイに拭きとってください。




■安全にお使いいただくために

⚠ 重量物を置かないでください

キャビネットの上に乗ったり、
重量物を置いたりしないでください。

また、キャビネットを上下に
積み重ねないでください。

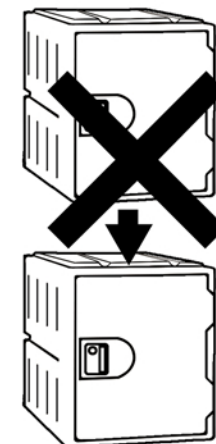

⚠ 要換気

キャビネット内に微量のガスが溜まる場合があります。
側面の換気孔を塞がないでください。
また、強酸を入れる場合は滞留したガスを放出するため
定期的に庫内の清掃を行ってください。
薬品瓶の不備等によりガスの発生や液漏れ等が起こった場合には
ガスがキャビネット外に漏れ出す可能性があります。
薬品瓶は漏れがないか、十分に確認してください。

※このキャビネットは屋内での使用を前提に設計されております。
屋外での使用は避けてください。